



Tris-甘氨酸电泳缓冲液(粉剂型)

说明书

【产品简介】

诺伦生产的 Tris-甘氨酸电泳缓冲液可以用于 Western 蛋白电泳。

【试剂盒组成】

试剂盒组成	PWB-015A	PWB-015B
Tris-甘氨酸电泳缓冲液	1L	10X1L
说明书	1份	1份

每次电泳需使用新鲜的1×缓冲液；

1×Tris-甘氨酸-SDS电泳缓冲液配制：1000 ml去离子水与Tris-甘氨酸-SDS粉剂充分混匀。

【运输及储存条件】

室温保存，二年有效。

【注意事项】

1. 如果转膜液颜色变成浅棕色或黄褐色，应该丢弃。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

注：本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。